


Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen

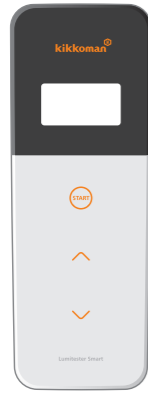

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung ist so aufgebaut, dass auch Erstnutzer ganz leicht erfahren, wie sie den Lumitester Smart und den LuciPac A3/Pen nutzen und ihre Vorteile genießen können. Für den korrekten Gebrauch und die Vorsichtsmaßnahmen für die Reagenzien und das Produkt beachten Sie bitte die entsprechenden Handbücher. Die Bedienungsanleitung des Produktes kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Intelligenteres Hygienemanagement durch Einsatz der Anwendung

- Mit Smartphone oder Tablet verbinden.
- Verwenden Sie die spezielle Anwendung „Lumitester“.
- Die Anwendung gibt automatisch die Testresultate wieder. Auch vergangene Ergebnisse lassen sich leicht nachvollziehen.
- Die Testergebnisse werden im Cloud-Speicher hinterlegt und können von mehreren Smart Devices aus eingesehen werden.

1 Packungsinhalt



2 Setup

So legen Sie die Batterien ein und schalten die Bluetooth-Funktion EIN/AUS

Der Batteriehalter und der EIN-/AUS-Schalter für Bluetooth befinden sich im Inneren der Batterieabdeckung. Die werkseitige Auslieferungseinstellung des EIN-/AUS-Schalters für Bluetooth ist AUS.

Öffnen/Schließen des Batteriefachs

- Drücken Sie auf „DRÜCKEN“, um den Standfuß zu entfalten.
- Drücken Sie die Markierung unterhalb der Batterieabdeckung, um die Abdeckung zu entfernen.



- Montieren Sie die Batterieabdeckung wieder, wenn der gesamte Vorgang abgeschlossen ist.

Batterien einlegen

Legen Sie zwei neue Alkali-Batterien der Größe AA oder zwei geladene NiMH-Batterien der Größe AA ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.



EIN-/AUS-Schaltung Bluetooth

Um die Anwendung mit einem Smartphone und/oder einem Tablet-PC zu verbinden, stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter für Bluetooth auf EIN. Das Bluetooth-Zeichen für AN erscheint auf der Bildschirmanzeige.



Vorsicht

- Hochfrequenzbänder und Kommunikationsmethoden, die verwendet werden können, sind für jedes Land separat definiert. In einigen Ländern kann die Registrierung von drahtlosen Geräten obligatorisch sein. Auf der folgenden Webseite finden Sie Länder, in denen Bluetooth verwendet werden kann.
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Stellen Sie in einem nicht aufgeführten Land den Bluetooth-Schalter auf AUS.
- Bluetooth kann nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu einem PC herzustellen. Bitte verwenden Sie das beigelegte USB-Kabel.

Diese Kurzanleitung beschreibt die Messtechnik bei Verbindung von Smartphone und/oder Tablet-PC mit dem Produkt. Die Messung kann aber auch nur mit dem Produkt und dem LuciPac A3/Pen durchgeführt werden. Informationen zur Messung beim Anschluss an einen PC oder zur Messung mit dem Produkt allein finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Nutzung der Anwendung (kostenlos)



- Laden Sie die Anwendung über den QR-Code oder die URL auf das Smartphone oder das Tablet herunter.



<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>



- Starten Sie die Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie einzurichten.

Bei erstmaliger Nutzung der Anwendung ist eine Erstregistrierung erforderlich. Registrierte Benutzer können sich durch Eingabe von ID und Passwort anmelden.



- Wenn der Bildschirm für die Verbindung des Smart Devices angezeigt wird, schalten Sie das Gerät ein.

Wenn Bluetooth nicht eingeschaltet ist, stellen Sie es im Setup-Bildschirm auf EIN.



- Wählen Sie auf dem Anwendungsbildschirm die Seriennummer des Produkts aus. Es ermöglicht die automatische Synchronisation von Uhrzeit und Datum und die zeitliche Kennzeichnung von Messdaten.



- Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird BLE auf der Statusanzeige angezeigt.

- Wenn der Startbildschirm erscheint, sind Smartphone/Tablet und das Produkt betriebsbereit.

Details zur Anwendung finden Sie unter „Hilfe“ innerhalb der Anwendung.

3 Durchführung der Abstrichprobe

- Halten Sie den Power-Knopf des Geräts eine Zeit lang gedrückt.
- Starten Sie die Anwendung, wählen Sie den Testpunkt aus und starten Sie die Messung.
- Führen Sie die Abstrichprobe durch. (Einzelheiten zu „LuciPac A3/Pen“ finden Sie in der Bedienungsanleitung.)
- Öffnen Sie die Messkammerabdeckung und legen Sie „LuciPac A3/Pen“ in die Kammer.
- Schließen Sie die Messkammerabdeckung und drücken Sie START. Die Messung beginnt. Das Messergebnis wird nach dem Countdown angezeigt.
- Entfernen Sie den „LuciPac A3/Pen“ nach der Messung. Wenn das Röhrchen vom „LuciPac A3/Pen“ nicht aus der Messkammer entfernt wird, ertönt weiterhin der Warnton.

Bei der Entsorgung des „LuciPac A3/Pen“ sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.

4 Überprüfung der Ergebnisse mit Hilfe der Anwendung

- Das Messergebnis wird automatisch vom Produkt an das Smartphone oder Tablet übertragen und auf dem Testpunkt der Anwendung angezeigt.
- Wird am Prüfpunkt ein Richtwert eingestellt, ist es möglich, sofort ein beständenes oder misslungenes Ergebnis zu ermitteln.
- Das Trend-Diagramm wird automatisch für jeden Testpunkt angezeigt.
- Die Erfolgsquote und das Diagramm für jeden Testpunkt können mit der Analysefunktion der Anwendung überprüft werden.

* Die Anwendungsbildschirme befinden sich in der Entwicklung.

Details zur Anwendung finden Sie unter „Hilfe“ innerhalb der Anwendung.

5 Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch

- Dieses Produkt wurde für den ATP-Test entwickelt. Verwenden Sie dieses Produkt für keine anderen Zwecke.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden.

Der Abschnitt „Gebrauchshinweise“ sollte vor der Verwendung des Produkts sorgfältig gelesen werden. Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise beziehen sich auf wichtige Sicherheitsaspekte sowie auf Ausfälle und Fehlfunktionen.

- Vorsicht** Eine unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Verboten** Gibt an, was bei der Handhabung des Produkts NICHT getan werden darf.

⚠ Vorsicht	
Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden. Es besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Ausfällen.	Nicht mit nassen Händen anfassen. Es könnte einen elektrischen Schlag oder eine Fehlfunktion verursachen.
Drücken oder reiben Sie das Display und das Bedienfeld nicht mit harten oder scharfen Gegenständen. Es kann zu Verletzungen oder Ausfällen führen.	Verwenden Sie keine anderen Batterien als die angegebenen (AA-Alkali-Batterien oder geladene AA-NiMH-Batterien). Es kann zu Bränden, Verletzungen oder Ausfällen führen.
Verwenden Sie kein organisches Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts. Es könnte zu Bränden, Stromschlägen oder Ausfällen führen.	Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll. Andernfalls kann es zu Flüssigkeitsaustritt und Platzen kommen.
Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, Staub und/oder hoher Temperatur/Feuchtigkeit. Es kann zu Bränden oder Ausfällen führen.	Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen hohe Temperaturen herrschen (in der Nähe eines Feuers, in der Nähe eines Heizgerätes oder unter der glühenden Sonne). Es könnte zu Bränden, Verbrennungen oder Ausfällen führen.

6 Kundendienst

Gewährleistung

Die Garantiezeit für Lumitester Smart beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. In den EU-Mitgliedstaaten, in denen die EU-Richtlinie 1999/44/EG gültig ist, beträgt sie jedoch zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Tritt während der Garantiezeit eine Fehlfunktion auf, führen wir entweder eine kostenlose Reparatur durch oder liefern Ersatzteile. Die Entschädigung ist jedoch auf Störungen beschränkt, die auf Fehler am Material des Produkts oder auf die Fertigung zurückzuführen sind. Bitte beachten Sie außerdem, dass die folgenden Punkte auch innerhalb der Schadensfrist nicht unter die Garantie fallen.

- Wenn es kein Dokument gibt, welches das Kaufdatum bestätigen kann.
 - Der Verlust von Dokumenten, weil die Speicherdaten und Einstelldaten nicht angezeigt oder auf einen PC geladen werden können, unabhängig davon, ob ein Defekt vorliegt oder nicht.
 - Jeglicher Ausfall, jede Beschädigung oder jeder andere Verlust, der durch den Betrieb oder die Verwendung des Produkts entgegen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung durch Nachlässigkeit bei der Verwendung, Änderung oder sonstigen Umgestaltung dieses Produkts oder durch eine Naturkatastrophe, die außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt, verursacht wird.
- Der Umfang der Entschädigung für den Ausfall dieses Produkts beschränkt sich auf die von diesem Garantieabschnitt abgedeckte Entschädigung, die Entschädigung für alle anderen Verluste oder Schäden, einschließlich indirekter oder besonderer Verluste oder Schäden, fällt nicht unter die Haftung.

Zur Leistungssteigerung können sich die Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.

Herausgeber:

Kikkoman Biochemifa Company
 2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>