


# Lumitester Smart y LuciPac A3/Pen

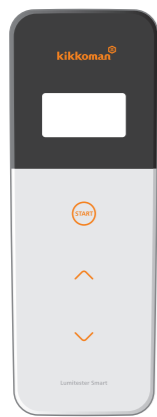

## Guía rápida

Esta Guía rápida está diseñada para que incluso usuarios que utilicen por primera vez el Lumitester Smart y el LuciPac A3/Pen puedan entender cómo usarlo y disfrutar de su comodidad. Para las instrucciones y precauciones de uso de los reactivos y el instrumento, por favor consulten los manuales correspondientes.

Kikkoman Biochemifa Company



## Gestión de la higiene más inteligente utilizando la aplicación

- Conectar a un smartphone o tablet.
- Utilizar la aplicación especializada "Lumitester".
- La aplicación refleja automáticamente el resultado del test. Las tendencias pasadas se entienden fácilmente.
- Los resultados del test se almacenan en la nube y se pueden consultar desde distintos dispositivos.

## 1 Contenidos



## 2 Configuración

### Cómo colocar las pilas y ENCENDER/APAGAR Bluetooth

El compartimento para las pilas y el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del Bluetooth están debajo de la tapa. La configuración de fábrica del interruptor Bluetooth es APAGADO.

#### Para abrir/cerrar la tapa de las pilas

- Presione "EMPUJAR" para montar el soporte.
- Presione la marca debajo de la tapa de las pilas para extraerla.



- Coloque de nuevo en su sitio la tapa de las pilas cuando haya completado la operación.

#### Coloque las pilas

Coloque dos pilas alcalinas nuevas tipo AA o dos pilas AA de níquel-hidruro cargadas, prestando atención a la polaridad.



#### ENCENDER/APAGAR el Bluetooth

Para vincular la aplicación con un smartphone y/o tablet, coloque el interruptor en modo ENCENDIDO. El símbolo de Bluetooth ENCENDIDO aparecerá en la pantalla.



#### Precaución

- Las bandas de radiofrecuencia y métodos de comunicación que se pueden utilizar cambian dependiendo del país. En algunos países, puede ser obligatorio registrar su dispositivo inalámbrico. Consulte la siguiente página web para saber en qué países se puede utilizar el Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Si su país no aparece en la lista, coloque el interruptor en modo APAGADO.
- El Bluetooth no se puede utilizar para conectar el aparato a un PC. Para ello utilice el cable USB.

Esta Guía rápida explica la medición necesaria para vincular un smartphone y/o tableta con el producto. La medición también se puede hacer utilizando solo el dispositivo y el LuciPac A3/Pen. Para medición por medio de la conexión a un PC o utilizando solo el dispositivo, consulten el Manual de usuario.

### Utilizar la aplicación (gratuita)



- Descargue la aplicación en su smartphone o tablet por medio del código QR o la URL. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>



- Abra la aplicación y siga las instrucciones en la pantalla para configurarla.

Será necesario que se registre la primera vez que utilice la aplicación. Los usuarios ya registrados pueden iniciar sesión con su ID y contraseña.




- Cuando aparezca la pantalla de conexión al dispositivo, enciéndalo.

Si el Bluetooth no está ENCENDIDO, enciéndalo en la pantalla de configuración.



- Seleccione el número de serie del dispositivo en la pantalla de la aplicación. Permite la sincronización automática de fecha y hora, además de asignar fecha y hora a las mediciones.

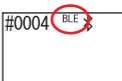

- Cuando se ha establecido la conexión, BLE aparece en el indicador de estado.

- Cuando aparece la pantalla de inicio, el smartphone/tablet y el dispositivo están listos para ser usados.

Para más detalles de la aplicación, consulte la sección Ayuda dentro de la aplicación.

## 3 Cómo realizar una prueba de hisopo



- Presione y mantenga presionado el botón de encendido del aparato por un tiempo.
- Abra la aplicación, seleccione el punto del test, y comience la medición.
- Realice la prueba de hisopo. (Para más detalles del "LuciPac A3/Pen", consulte el manual)
- Abra la cámara de medición e introduzca el "LuciPac A3/Pen".
- Cierre la tapa de la cámara de medición y presione START. La medición comienza. El resultado de la medición se muestra después de la cuenta atrás.
- Extraiga el "LuciPac A3/Pen" cuando finalice la medición. Cuando no se extrae el LuciPac A3/Pen de la cámara de medición, la alarma de error continúa sonando.

Respete las regulaciones de su gobierno local para desechar el LuciPac A3/Pen.

## 4 Verificar el resultado con la aplicación



- El resultado de la medición se envía automáticamente del dispositivo al smartphone o tablet y se muestra en el punto de test de la aplicación.
- Si se configura un valor de referencia en el punto de prueba, es posible determinar inmediatamente si el resultado pasa o no.
- Una gráfica se muestra automáticamente en cada punto de prueba.
- La tasa de tests pasados y la gráfica de cada punto de prueba se pueden comprobar en el modo de análisis de la aplicación.

\* Las pantallas de la aplicación se están desarrollando.

## 5 Precauciones para uso seguro y apropiado

- Este dispositivo está diseñado para pruebas de hisopo de ATP. No utilice el instrumento con ningún otro fin.

Por favor, lea detenidamente para el uso apropiado del dispositivo.

La sección "Precauciones de uso" debe leerse detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Los mensajes de precaución que se muestran aquí se refieren a temas de seguridad importantes además de fallos y errores de funcionamiento.

- Precaución** El uso inadecuado del producto puede dar lugar a lesiones y daños.
- Prohibido** Indica lo que NO se debe hacer cuando se utilice el dispositivo.

Precaución	
No desmonte o modifique la unidad. Podría causar fuego, descarga eléctrica o fallos.	No tocar con las manos mojadas. Podría causar descarga eléctrica o fallos.
No empuje ni frote la pantalla o el panel de operación con objetos duros o cortantes. Podría causar lesiones o fallos.	No utilice pilas que no sean las especificadas (pilas alcalinas AA o pilas AA de níquel-hidruro cargadas). Podría causar fuego, lesiones o fallos.
No utilice disolventes orgánicos para limpiar el dispositivo. Podría causar fuego, descarga eléctrica o fallos.	Extraiga las pilas cuando se vaya a almacenar el instrumento durante un largo periodo de tiempo. De lo contrario, el líquido podría fugarse y explotar.
No utilice o almacene el dispositivo en lugares expuestos a luz del sol directa, polvo, y/o temperaturas altas/humedad. Podría causar fuego o fallos.	No coloque el dispositivo en lugares donde la temperatura sea elevada (cerca de una fuente de calor, o bajo la luz directa del sol). Podría causar fuego, quemaduras o fallos.

## 6 Servicio postventa

### Garantía

El periodo de garantía de Lumitester Smart es de un año desde la fecha de compra. Sin embargo, en los estados miembro de la UE donde la directiva 1999/44/EC esté en vigor, serán dos años desde la fecha de compra.

Para confirmar la fecha de comienzo de la garantía, por favor conserve los documentos que puedan validar la fecha de compra (como la factura de envío).

Si se presenta un error de funcionamiento durante el periodo de garantía, realizaremos una reparación gratuita o proporcionaremos piezas de repuesto.

Sin embargo, la compensación se limita a errores de funcionamiento que surjan de defectos en el material del aparato o durante su fabricación.

Además, por favor tenga en cuenta que los siguientes no quedan cubiertos incluso durante el periodo de compensación.

- Cuando no existe un documento o registro que pueda validar la fecha de compra.
- Independientemente de si existe o no un defecto, la pérdida de contenidos del registro como resultado de no poder mostrar o cargar en un PC los datos o configuración de la memoria.
- Cualquier fallo o daño, o cualquier otra pérdida sufrida a raíz de operar o utilizar el dispositivo contrariamente a como se describe en el manual de instrucciones, el uso sin cuidado, la modificación o cualquier otra remodelación del aparato, o los efectos de un desastre natural.

El alcance de la indemnización por fallo de este aparato está limitado a la indemnización cubierta en esta sección de garantía. La indemnización por cualquier otra pérdida o daño incluyendo la pérdida o daño indirecto o especial no se incluye en el alcance de la indemnización.

Por razones de mejora de rendimiento, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

Publicado por:

Kikkoman Biochemifa Company  
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan  
TEL:+81-3-5521-5481 FAX:+81-3-5521-5498  
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>